


Cambio de empaques / o ´rings

El cambio de empaques permite mantener el sistema sellado, reduciendo el ingreso de humedad del ambiente generando estabilidad en el medio, el cambio del septum donde se inyecta la muestra también es fundamental.

Referencias: **HI 900542** Kit de empaques o ´rings para HI 904/ HI 934
HI 900567 Septum / tabique (5) para HI /934

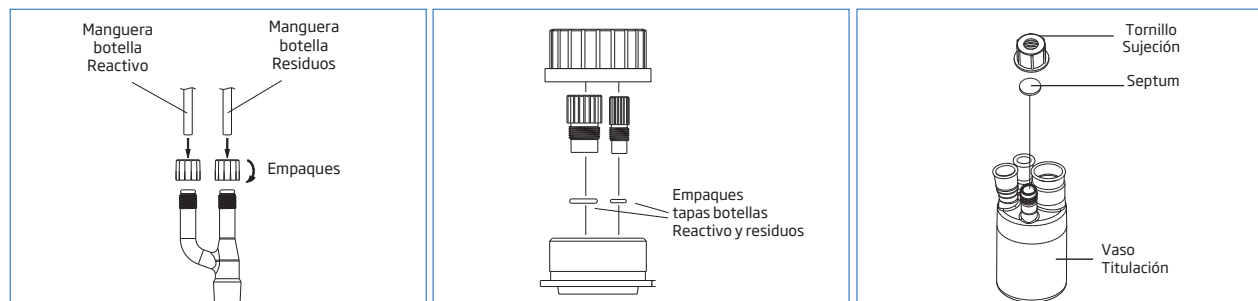

EMPAQUES ORINGS / SEPTUM	
KARL FISCHER	FRECUENCIA APROXIMADA
Volumétrico o coulométrico	3 - 6 meses
Septum	Acorde al uso

Regeneración de tamiz de sílice

Los desecantes/tamices ayudan a mantener tasas de deriva bajas y estables dentro de la celda de titulación mientras evita la entrada de humedad ambiental en el sistema de solvente.

HI 900551 Tamiz molecular: HI 904/934

La temperatura de regeneración para este tipo de tamiz es de 1 a 2 horas a 300 °C.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA MAYOR INFORMACIÓN

▼ Bogotá: (57 1) 518 9995
 ▼ Medellín: (57 4) 423 3334
 ▼ Cali: (57 2) 396 7316
 ▼ Barranquilla: (57 5) 3201325
 ▼ Bucaramanga: (57 7) 645 2720
 ▼ Neiva: (57 8) 866 7310
 ▼ Pereira: (57 6) 3413652